

Handhabung der Flavour-Standards



Stufe 1

Wählen Sie den gewünschten Flavour-Standard aus. Jede Kapsel ist farbcodiert. Dieser Farbcode ist auch auf den Deckeln der Behälter und auf den Datenblättern angegeben.

Stufe 2

Kapsel aufrecht halten (Deckel mit Einkerbung muß oben sein) und leicht dagegen klopfen, um sicher zu gehen, daß das Granulat zu Boden sinkt.



Stufe 3

Kapsel vorsichtig mit leichter Drehbewegung öffnen (Vermeiden Sie zu starkes Drücken). Achten Sie darauf, daß kein Granulat verschüttet wird.

Stufe 4

Geben Sie den gesamten Inhalt der Kapsel in 500 ml Ihres Standardgetränks, welches Sie zuvor in ein mindestens 1 Liter fassendes Becherglas gefüllt haben. Becherglas leicht schwenken, damit sich das Granulat schneller auflöst. Nach etwa 30 sec mit Standardgetränk auf 1 Liter auffüllen. 1 Kapsel auf 1 Liter Getränk entspricht dem 3-fachen Schwellenwert des jeweiligen Flavours.



Stufe 5

Warten Sie 5 Minuten, um sicherzugehen, daß sich die Flavour-Komponente vollständig aufgelöst hat.

Stufe 6

Führen Sie nun die Probe in Sensorik-Gläser über, entsprechend der Anzahl Ihrer Prüfer (jedem Prüfer sollten etwa 100 bis 125 ml Probe zur Verfügung stehen). Ihre Prüfer können nun die Verkostung durchführen, indem Sie zuerst den Geruch, und danach Geschmack und Nachgeschmack beurteilen.

